

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUNAAN DAN PERAWATAN SHOWER DAN EYE WASHER	No Dokumen : 6.4/POB 12/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/0
	Tanggal terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 1 dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan dan perawatan *Eye Washer* dan *Shower*, serta menghindari kesalahan pemakaian

2. RUANG LINGKUP

Meliputi cara menggunakan dan merawat *Eye Washer* dan *Shower*

3. ACUAN

Manual alat *Eye Washer* dan *Shower* Haws Co.

4. PROSEDUR

4.1 Cara Menggunakan *Shower*

- Posisikan badan di bawah *shower*.
- Untuk mengeluarkan air, tarik tuas ke bawah.
- Untuk menghentikan air, dorong tuas keatas.

4.2 Cara Menggunakan *Eye Washer*

- Posisikan mata di antara kedua pancuran air.
- Dorong tuas sebelah kanan pancuran atau injak pedal di bawah pancuran untuk mengeluarkan air.
- Tarik tuas untuk menghentikan air.

Catatan : semakin didorong tuas atau semakin dalam menginjak pedal, maka aliran air semakin deras

Disiapkan oleh:  Tarita Kamardi, S.T., M.Si.	Diverifikasi oleh :  Leni Maryati, Apt., M.Si. Kepala Seksi Pengujian Kimia
---	--

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUNAAN DAN PERAWATAN SHOWER DAN EYE WASHER	No Dokumen	: 6.4/POB 12/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/0
	Tanggal terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 2 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

A S L I

4.3 Perawatan *Eye Washer* dan *Shower*

- Bersihkan alat menggunakan lap basah sampai bersih secara rutin minimal satu bulan sekali atau disesuaikan dengan kondisi alat.
- Uji kelayakan alat dilakukan minimal satu bulan sekali dengan cara memeriksa :
 - o Kelayakan aliran air
 - o Kelayakan tuas dan pedal
- Uji kelayakan dilakukan sesuai dengan cara pemakaian alat.
- Catat hasil uji kelayakan menggunakan form perawatan alat

5. Dokumen Terkait

Form 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)

6. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	TanggalEfektif
1/1	- Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 12075 : 2017 - Perubahan no dokumen terkait Form 5.5/PTJM-02/BBPOM/06 F(04) menjadi Form 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)	25 Juni 2018
1/0	Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018