

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU VERIFIKASI POLARIMETER	No. Dokumen : 6.5/POB 06/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/0
	Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 1dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

 **ASLI**

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa alat polarimeter dapat digunakan sesuai fungsinya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk Verifikasi Polarimeter.

3. ACUAN

- Manual Alat
- Panduan Mutu

4. PROSEDUR


Verifikasi Polarimeter dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara sebagai berikut:

- Siapkan larutan sukrosa 26% b/v dalam air
- Masukkan larutan blanko (air) ke dalam tabung silinder, samakan warna silinder dalam lingkaran dengan cara menekan rotate, jika sudah sama tekan zero
- Keluarkan larutan blanko dari tabung silinder dan bilas dengan larutan sukrosa 26%
- Masukkan larutan sukrosa 26% dan ukur rotasi optik
- Lakukan pembacaan sebanyak 6 kali

Kriteria penerimaan: Rotasi Optik larutan sukrosa 26% antara +66,2% s/d +66,8%

Disiapkan oleh:  Tarita Kamardi, S.T., M.Si.	Diverifikasi/ disahkan oleh :  <u>Leni Maryati, Apt., M.Si.</u> Kepala Seksi Pengujian Kimia
---	--

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU VERIFIKASI POLARIMETER	No. Dokumen : 6.5/POB 06/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/0
	Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 2dari 2
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

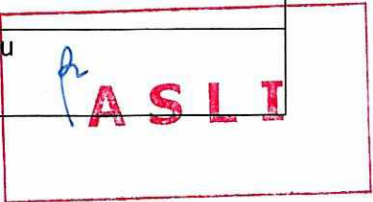

5. DOKUMEN TERKAIT

-

6. RIWAYAT PERUBAHAN

Terbit/ Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
1/1	- Penambahan poin TUJUAN - Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 17025:2017	25 Juni 2018
1/0	- Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018