

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN LARUTAN BUFFER pH	No. Dokumen : 6.5/POB 11/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1 / 0
	Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 1 dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin kualitas buffer pH 4,00 ; pH 7,00 dan pH 10,00 yang digunakan untuk kalibrasi harian pH meter

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi cara penanganan dan pengecekan buffer pH yang digunakan untuk kalibrasi harian pH meter

3. ACUAN

FI V halaman 1564

4. PROSEDUR :

- Gunakan wadah yang bersih, bermulut lebar dan bertutup
- Tuangkan larutan buffer dari botol stok pada wadah secukupnya sehingga elektroda dapat terendam
- Simpan dalam keadaan tertutup
- Pada saat melakukan kalibrasi harian, periksa kualitas larutan dengan cara:
 - Secara visual
Dengan melihat ada atau tidak adanya partikel atau endapan yang terdapat pada larutan
 - Pengecekan pH
Ukur pH larutan buffer. pH larutan buffer tidak boleh mempunyai simpangan lebih dari ± 0.02
- Jika terdapat partikel atau endapan pada larutan dan atau pH larutan buffer mempunyai simpangan lebih dari ± 0.01 , segera ganti larutan buffer dengan larutan baru (stok)

Disiapkan oleh:  Aryo Budi Susilo, S. Si.	Diverifikasi/ Disahkan oleh :  Leni Maryati, Apt., M.Si. Kepala Seksi Pengujian Kimia
--	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN LARUTAN BUFFER pH	No. Dokumen	: 6.5/POB 11/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi	: 1 / 0
	Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 2 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

5. DOKUMEN TERKAIT

ASLI

6. RIWAYAT PERUBAHAN

Terbitan/ Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
1/0	Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 12075 : 2017	19 Oktober 2018